


Instruções de atualização de Software do DR

- 1) Escolha o link de Download de Software para o seu instrumento.
Exemplo: Se tem um espectrofotômetro DR2800, clique em 'DR2800 Software Download'

Nota: O download pode demorar até 1 minuto.

- 2) Clique **Open**, quando a seguinte mensagem é exibida: 'Quer "open" ou guardar este documento?'
- 3) Selecione todos os ficheiros que terminam com **.gz**

Nota: O número de ficheiros **.gz** varia entre diferentes instrumentos.

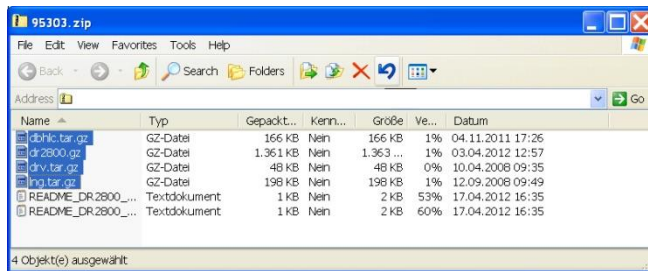

- 4) Copie todos os ficheiros terminados em **.gz** para uma unidade drive flash USB.
Nota: Por favor não tire o zip dos ficheiros **.gz** sozinhos.
- 5) Selecione '**System Checks**' no menu principal do instrumento. Depois selecione '**Instrument Update**'.
- 6) Ligue a unidade flash USB na porta USB do seu instrumento.
- 7) Pressione **OK**. The software vai ser atualizado.
Nota: Por favor aguarde até a atualização estar concluída. Isto poderá demorar até 10 minutos.
- 8) Quando o software do seu instrumento tiver sido atualizado, é exibida uma solicitação para reiniciar o instrumento. Desligue o instrumento. Espere pelo menos três segundos e ligue novamente.

O seu Espectrofotômetro está atualizado.